



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ
СПХ-900/1200/1500/1800

[Видео инструкция](#)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Инструкция по сборке
6. Инструкция по обслуживанию
7. Правила эксплуатации
8. Свидетельство о приемке
9. Консервация, транспортирование и хранение
10. Гарантия изготовителя
11. Сведения о рекламациях

СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ

1. Назначение и область применения

1.1. Стол пристенный химический (далее по тексту – «Изделие») разработан и изготовлен с применением современных технологий и материалов. Изделие предназначено для проведения работ персоналом химико-аналитических, исследовательских и производственных лабораторий с вредными и агрессивными веществами кроме фтористоводородной кислоты, щелочи и др.

1.2. Изделие изготавливается в исполнении УХЛ-4 для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата в закрытых отапливаемых помещениях при температуре +10...+40°C и относительной влажности воздуха не более 80% без конденсации влаги.

2. Технические данные

2.1. Основные технические характеристики (см. табл. 1).

Таблица 1

Габаритные размеры изделия, мм:	Длина	900/1200/1500/1800			
	Глубина	680/830			
	Высота	2135			
Высота расположения рабочей плиты		900			
Электроснабжение		220В/50Гц			
Мощность подключаемых приборов макс., кВт		3,5			
Допускаемая нагрузка на рабочую рабочую плиты, не более, кг		50			
Допускаемая нагрузка на полку, не более, кг		15	12	10	8
Система водоснабжения		G 1/2"			
Система подачи сжатого воздуха		G 1/2"			
Патрубок отвода сточных вод, мм		50			
Масса, не более, кг		85,0	107,0	153,0	180,0

2.2. Описание

Изделие представляет собой сборную конструкцию из стола химического и сервисной стойки. Стол химический с раковиной и комплектом для подсоединения к канализационной сети. Сервисная стойка состоит из полок, электроблока, панели технической с краном и комплектом для подсоединения к водопроводной и газовым сетям.

Полки выполнены из цельногнутого металла. По заказу могут быть выполнены из стекла, вложенного в металлический каркас через прокладки.

Электроблок представляет собой кабель-канал, на передней панели которого расположены электророзетки с заземлением, клавишный переключатель светильника и автоматический выключатель. Их расположение и количество розеток - по согласованию с заказчиком. На задней панели кабель-канала расположен ввод сетевого кабеля. На нижней перемычке стола имеется место для подсоединения металлического каркаса к общему контуру заземления.

Все металлические поверхности имеют химически стойкое полимерное покрытие.

Для организации местного освещения рабочего места закреплен светильник.

Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры.

Производитель может вносить изменения, улучшающую конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.








2.3. Комплектация






В дополнительную комплектацию изделия входит:

- ✓ Тумба подкатная/навесная (входит в состав отдельным изделием. Описание – см. паспорт тумбы)
- ✓ Шкаф навесной (входит в состав отдельным изделием. Описание – см. паспорт шкафа)


3. Комплект поставки

3.1 Базовая комплектация

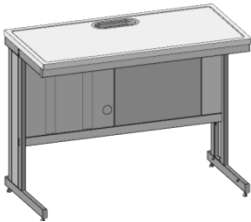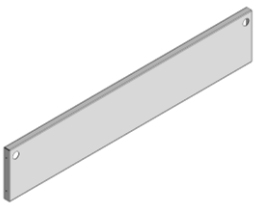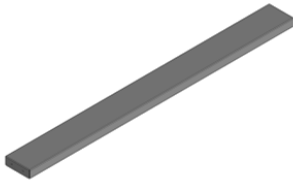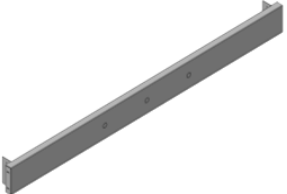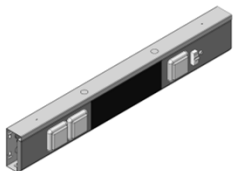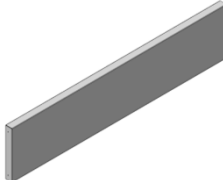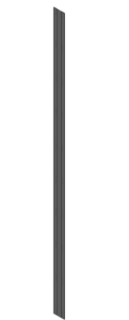№	1	2	3
Наименование	Стол	Стол-тумба*	Стойка
			
Количество	1 шт.	1 шт.	2 шт.
№	4	5	6
Наименование	Перемычка верхняя	Проставка эл/блока (перемычка средняя)	Панель техническая
			
Количество	1 шт.	1 шт.	1 шт.
№	7	8	9
Наименование	Эл/блок (кабель-канал)	Панель декоративная	Заглушка для стойки
			
Количество	1 шт.	1 шт.	2 шт.

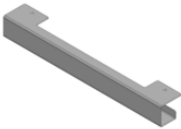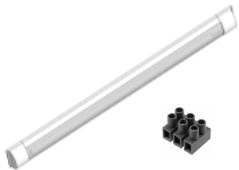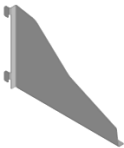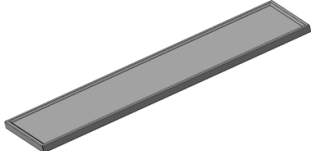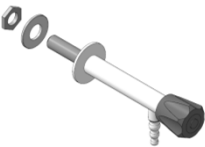№	10	11	12
Наименование	Кабель-канал светильника	Держатель (основание) для светильника	Комплект светильника с клеммами
			
Количество	2 шт. на одну полку	1 шт.	1 шт.
№	13	14	15
Наименование	Кронштейн (подвес) полки	Кронштейн (подвес) светильника	Полка
			
Количество	1 шт.	1 шт.	1-2 шт.
№	16	17	18
Наименование	Комплект винтов с внутренним шестигранником	Комплект винтов самонарезающих	Комплект саморезов
			
Количество	1 шт.	1 шт.	1 шт.
№	19	20	21
Наименование	Кран с комплектом для подсоединения к сети.	Раковинка с комплектом для подсоединения к канализационной сети.	Заглушка эл/блока
			
Количество	Кол-во по заказу	1-2 шт.	2 шт. на один эл/блок
*опция по заказу			

3.2. Комплектация с навесным шкафом

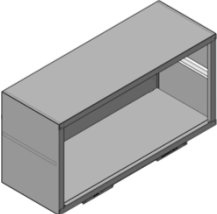№	с 1 по 21 (см. пункт 3.1)	
№	22	23
Наименование	Шкаф навесной	Комплект крепежный для шкафа
		
Количество	1-2 шт	1
Примечание – светильник устанавливается на днище шкафа навесного.		

3.3. Комплектация с навесной тумбой

№	с 1 по 21 (см. пункт 3.1)	
№	22	23
Наименование	Тумба навесная	Комплект крепежный для тумбы
		
Количество	1-2 шт	1

3.4. Комплектация с тумбой подкатной/ приставной

№	с 1 по 21 (см. пункт 3.1)	
№	22	
Наименование	Тумба подкатная	Тумба приставная
		
Количество	1-2 шт	

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать изделие, проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.


5. Инструкция по сборке изделия

Необходимый для сборки инструмент: шуруповёрт (насадка крестовая и шестигранная), отвертка шлицевая.


5.1. Стол химический собрать согласно инструкции по сборке стала – см. паспорт стола.

5.2. Сборка сервисной стойки:


Уложить на подложку (картон) две вертикальные стойки и соединить винтами самонарезающими с верхней перемычкой.

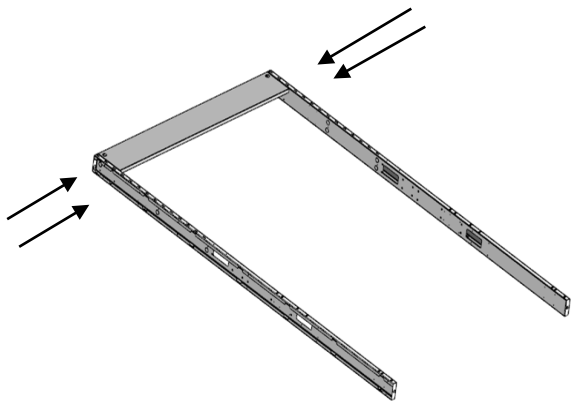


5.2.1. Вертикальные стойки соединить винтами самонарезающими с средней перемычкой.

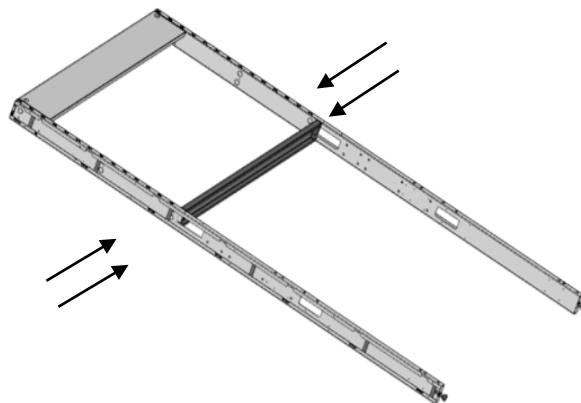


5.2.2. Подготовить кабель-канала к монтажу на стойку. Снять крайние секции кабель-канала.

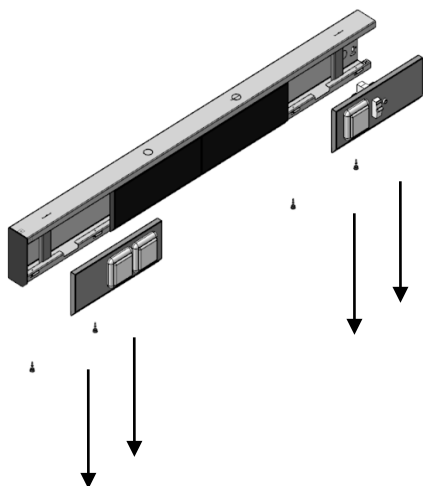


5.2.3. Закрепить винтами самонарезающими кабель-канал к стойкам. Установить на свои места крайние секции кабель-канала.

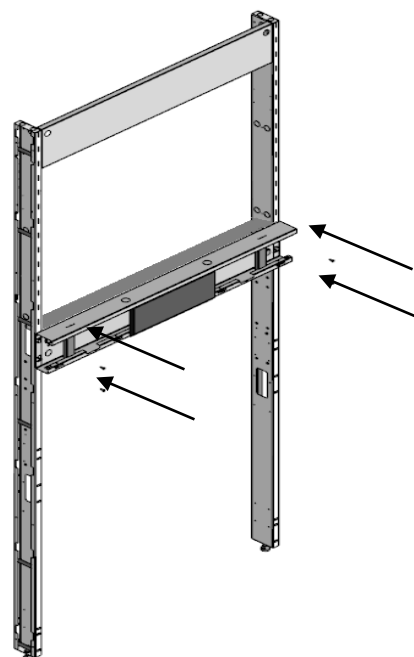


5.3 Собранный сервисную стойку прикрутить к собранному столу химическому винтами DIN 912 с внутренним шестигранником.

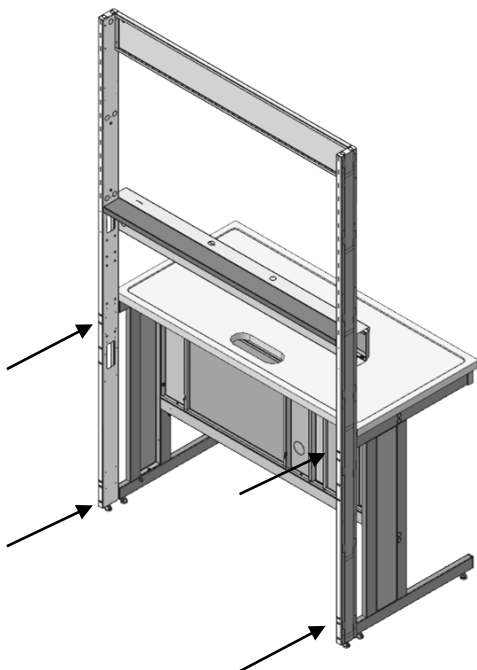


5.4. Установить комплект крана на панель техническую.

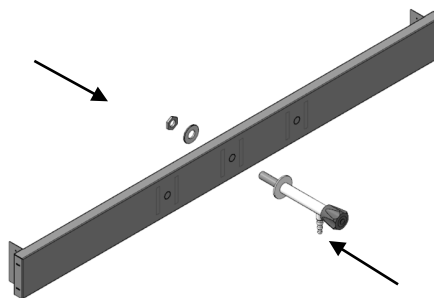


5.5. Панель техническую в сборе прикрутить к стойкам.

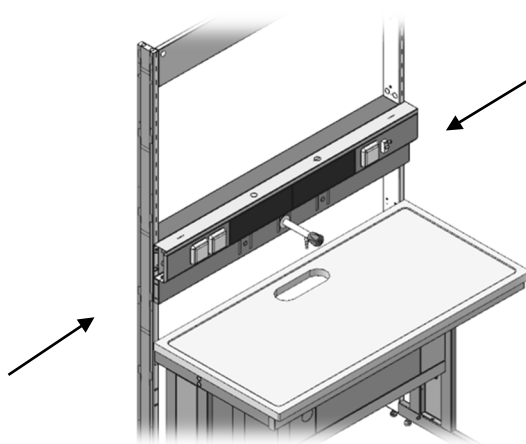


5.6. Панель декоративную прикрутить к стойкам.

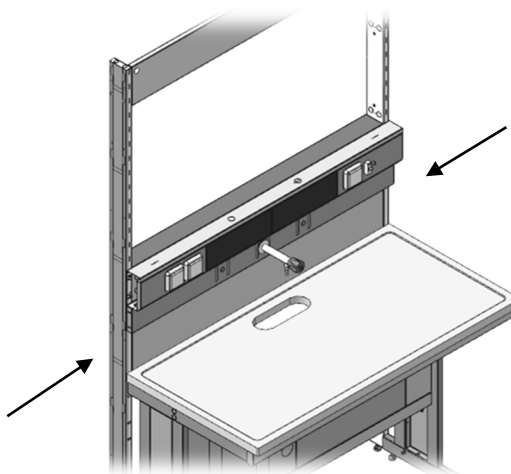



5.7. Сборка навесного основания для светильника: соединить винтами самонарезающими основание для светильника с кронштейнами (подвесами).

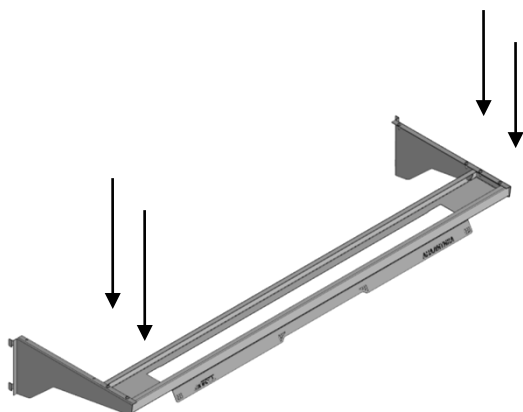


5.8. Прикрутить винтами самонарезающими кабель-канал светильника к кронштейну (подвесу).

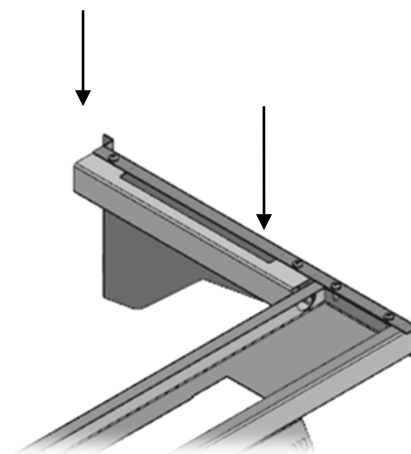


5.9. Установить навесной светильник на стойки через зацепы.

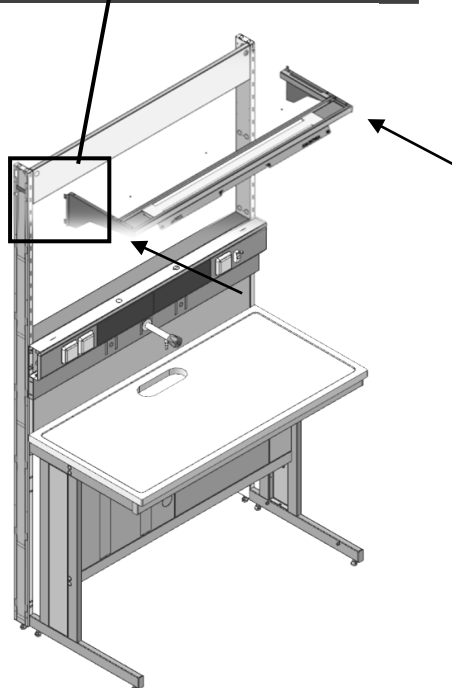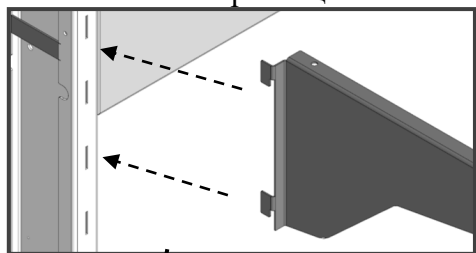



5.10. Разводка электропроводки от кабель-канала: проложить силовой кабель (вниз по стойке); проложить кабель для подключения светильника (вверх по стойке, далее через технологические отверстия в кабель-канал навесного крепления светильника).

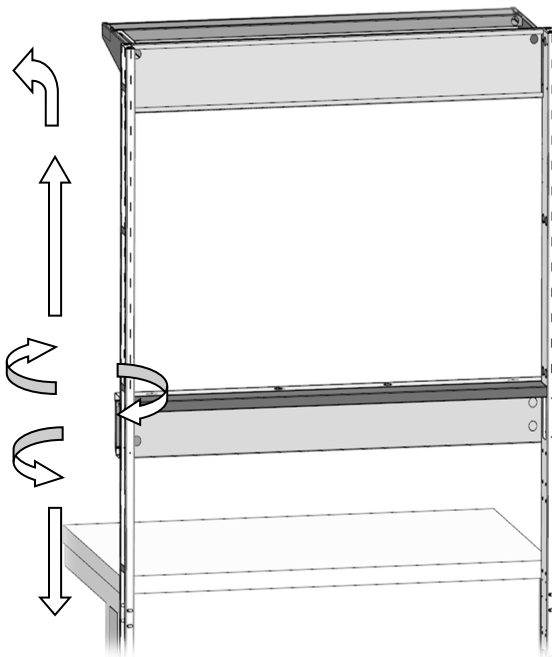


5.7. Через клеммный зажим подключить светильник. Уложить светильник в навесное основание.

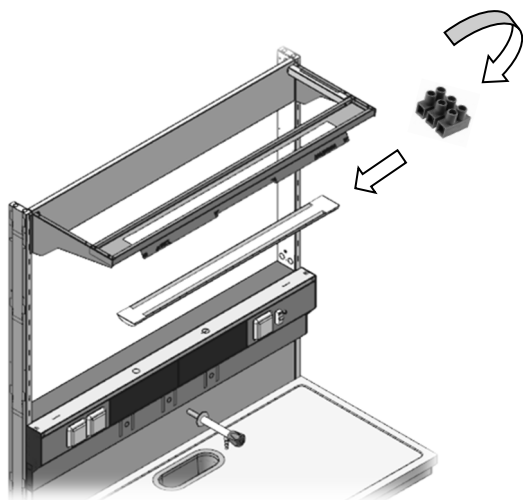


5.8. Собрать полки. Каждую полку через зацепы соединить с кронштейном (подвесами).

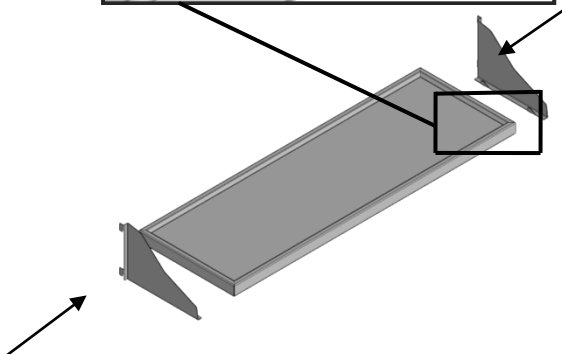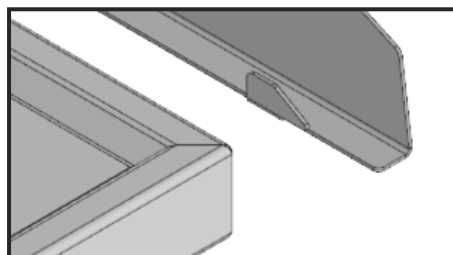

5.9. Установить полки на стойки через зацепы.

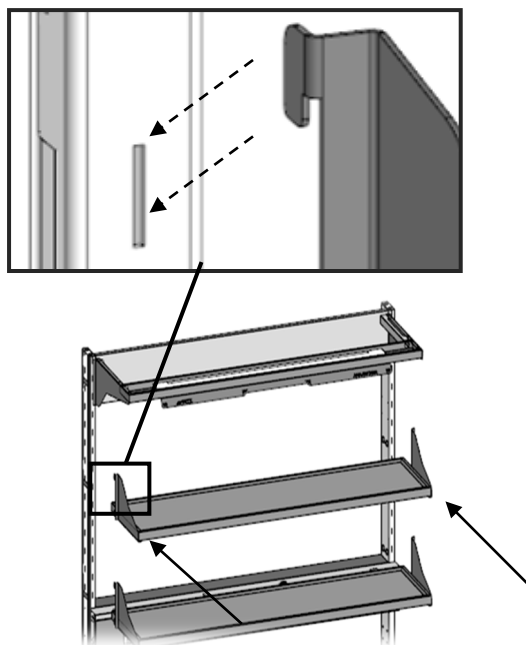


5.10. Установить декоративные накладки и заглушки.

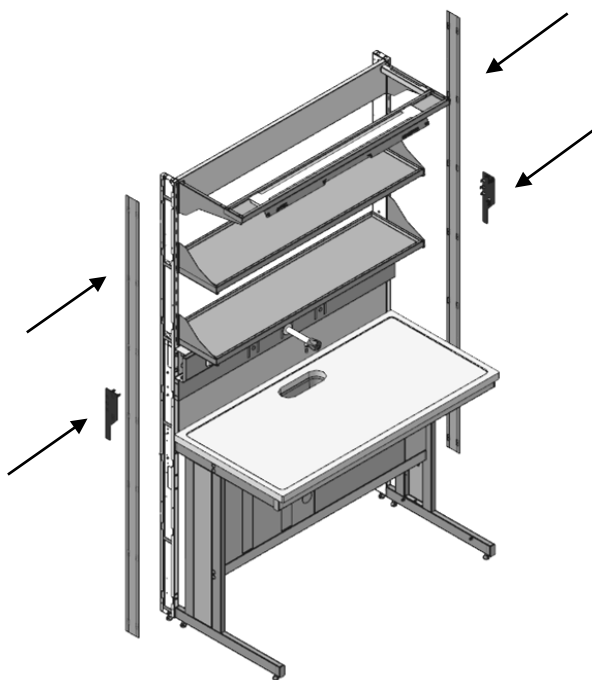

5.11. Установить раковину с комплектом для подсоединения к канализационной сети.
Установить комплект для подсоединения к водопроводной сети.

5.12. **При комплектации навесным шкафом.** Установить шкаф на стойки через зацепы и прикрутить (с внутренней стороны шкафа) к кронштейнам с каждой стороны.

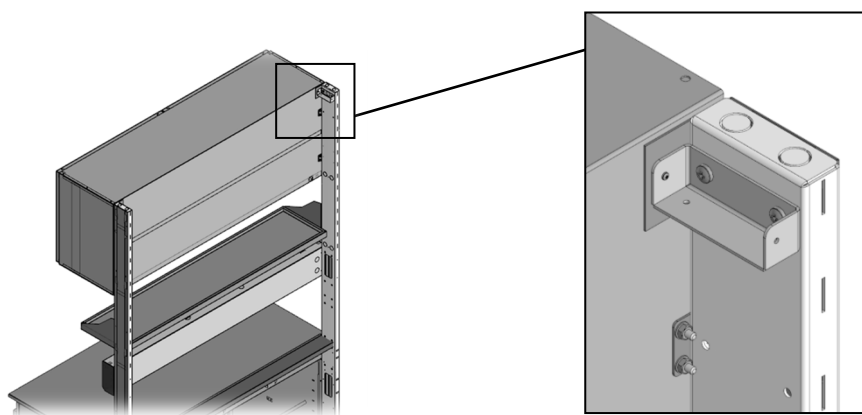

5.13. **При комплектации с тумбой.** Тумбу собрать по инструкции (см. паспорт тумбы)
Установить или закрепить тумбу под стол.

6. Инструкция по обслуживанию

6.1. Выставить изделие в горизонтальное положение с помощью регулируемых опор (ножек).

6.2. Проводить ежемесячный осмотр, в который входит:

- ✓ визуальный осмотр на наличие царапин;
- ✓ очистка рабочей плиты от пыли и различных загрязняющих веществ с использованием моющих не абразивных средств, предназначенных для ухода за мебелью;
- ✓ проверка затяжки резьбовых соединений;
- ✓ проверка надежности заземления металлического каркаса, при подключении стола к общему контуру заземления.

6.3. При обнаружении царапин произвести их подкраску.

7. Правила эксплуатации

7.1. Работы должны выполняться в соответствии с действующими «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» и «Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

7.2. Перед подачей напряжения на изделие необходимо убедиться в отсутствии повреждений в подводящих проводах и электроустановочном оборудовании.

7.3. Перед подачей напряжения необходимо убедиться, что металлический каркас стола надежно заземлен!

7.4. Не допускается подключать к розеткам изделия приборы с суммарной потребляемой мощностью более, указанной в таблице 1.

7.5. При случайном разливе реактивов необходимо немедленно произвести их нейтрализацию и убрать продукты реакции с поверхности стола.

7.6. При установке стола в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защитить поверхность стола от нагрева. Температура нагрева элементов не должна превышать +40° С.

8. Свидетельство о приемке

Стол пристенный химический (наименование изделия)

(заводской номер)

(обозначение)

соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

(год, месяц, число)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

9. Консервация, транспортирование и хранение

9.1. Изделие транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. В пределах одного населенного пункта стеллаж допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения его от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

9.2. Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

9.3. Изделие должен храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

10. Гарантия изготовителя

10.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

10.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится гарантийный ремонт или замена изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации.

10.3. Срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения и транспортирования, а также требований эксплуатации составляет 15 лет.

11. Сведения о рекламациях

11.1. При обнаружении дефектов или некомплектности поставки потребитель назначает комиссию и составляет Акт.

11.2. Акт об обнаруженных визуально дефектах должен быть составлен не позднее десяти дней после получения изделия, а о скрытых дефектах, выявленных в процессе эксплуатации - в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта и направлен производителю.

11.3. Все рекламации учитываются потребителем в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации